



# AlbaProject

**di Scarpellini Alba**

Sede ditta, domicilio fiscale,

Via dell'Argingrosso 63

50142 Firenze

Tel. e fax. 055 841264

P. IVA: 05352380488

C.F. SCR LBA 61R53 L219D

Iscr. REA CCIAA FIRENZE n. 540510

e-mail: info@albaproject.eu

MANUTENZIONE ORDINARIA AP4001

SOSTITUZIONE LIQUIDO REFRIGERANTE

Per un perfetto funzionamento dello strumento occorre sostituire periodicamente il liquido refrigerante all'interno del bagno. E' fondamentale infatti, che il liquido sia sempre in quantità sufficiente e pulito. Ogni qualvolta il liquido risulti sporco o comunque non più trasparente è buona regola effettuare la sostituzione ed eventualmente anche un lavaggio come illustrato sul manuale d'uso.

Per sostituire il liquido operare come segue:

- 1) Aprire lo sportellino laterale sul fianco dello strumento
- 2) Inclinare il serbatoio quanto basta per estrarlo e ruotarlo per svitare dal supporto.
- 3) Sfilare prima il tubo con il filtro, poi l'altro con il galleggiante.
- 4) Usare carta assorbente per evitare di sgocciolare sul piano di lavoro.
- 5) Aggiungere o sostituire il liquido presente nella bottiglietta serbatoio e rinfilare prima il tubo con il galleggiante, poi quello con il filtro.
- 6) Riposizionare il serbatoio con il tubo di aspirazione all'interno e richiudere.

N.B. Nel caso di rottura di una provetta controllare che non vi siano pezzetti di vetro nel pozzetto del bagno, anche piccoli. Estrarli eventualmente con delle pinzette dopo aver tolto la molla presente all'interno.

Per ogni ulteriore chiarimento o problema contattare immediatamente il tecnico Gian Carlo Mugnai 3397174461.

AlbaProject